

Zündsicherungsbrenner für Kartusche

Artikel-Nr.: 1425

DIN-DVGW-Reg.-Nr. DG-2411CM0440

- Luftregulierung
- Nadelventil
- T=1650°C
- inkl. 400 ml-Kartusche



DIN / Zulassung

Artikel Nr.

1425

Hinweise

Zum Schutz vor unkontrolliertem Austreten von Gas im Labor

Durch die Wärme der Zündflamme wird in dem Thermoelement eine elektrische Spannung erzeugt. Diese Spannung genügt, um das zuvor manuell geöffnete Magnetventil in der Zündsicherung offen zu halten. Die Gaszufuhr ist geöffnet. Erlischt die Flamme des Brenners, erkaltet das Thermoelement und die erzeugte Spannung fällt ab, dadurch schließt das Magnetventil selbstständig. Die Gaszufuhr ist unterbrochen und es tritt kein unverbranntes Gas aus.

Mehr über unsere Laborbrenner erfahren Sie [hier](#).

Dreifußempfehlung: 5136/5146

Kunststoffgriff als Ersatzteil auf Anfrage, Art-Nr.: 69361

Technische Daten

Art.-Nr.	Max. Temp. (°C)		Verbrauch (l/h)			Höhe (mm)		Gewicht (g)	
1425	1620		0.13			160		660	
Art.-Nr.	Rohr Ø	Kopf Ø	Bel. (kg)	DIN	GS	Erdgas	Propan	Haftfuß	
1425	14	17	1,40	+	+	–	–	–	